

Product Information

全てのお客様のために
直販のブランド **Full-Steri**

大腸菌群検査用 BGLB液体培地 LB液体培地

～クリアな試験管で見やすい! ダーラム管入り調製済み培地～

BGLB液体培地

ご使用方法

1. 10倍・100倍・1000倍の希釈検体をご用意ください。
2. キャップをあける前に、本品を傾けるなどしてダーラム管の中から気泡を、除いてください。
3. キャップをあけ、各倍率の希釈した検体1mlをそれぞれ3本(計9本)のBGLB液体培地に滴下してください。
4. 再びキャップをして、32～35℃で48時間培養します。
5. ダーラム管の中に気泡が見られれば、陽性と判断できます。
6. 確定試験をする場合には、EMB寒天培地で行ってください。

LB液体培地

ご使用方法

1. 10倍・100倍・1000倍の希釈検体をご用意ください。
2. キャップをあける前に、本品を傾けるなどしてダーラム管の中から気泡を、除いてください。
3. キャップをあけ、各倍率の希釈した検体1mlをそれぞれ3本(計9本)のLB液体培地に滴下してください。
4. 再びキャップをして、34℃～36℃で22～26時間培養します。
5. ダーラム管の中に気泡が見られ、培地の色が黄変した場合に、陽性と判断できます。



こんな食品に

BGLB液体培地

- 牛乳・乳製品(アイスクリーム類、発酵乳、乳酸菌飲料、バター・バターオイル、プロセスチーズ、濃縮ホエイ以外)
- 魚肉練り製品、食肉・食肉加工製品、非加熱食品製品用水などの栄養分の豊富な食品に。(上記以外にも、健康食品や香料を製造されている企業様にもご愛顧頂いております。)

LB液体培地

- 食用冰雪、清涼飲料水、海水、用水など栄養分の少ない食品に。

● 製品仕様

品番: 053-12003
品名: BGLB液体培地 240本(40本×6箱)
価格: お問い合わせください

品番: 053-12043
品名: LB液体培地 240本(40本×6箱)
価格: お問い合わせください

※120本・60本でのお取り扱いもごさいます。

▼共通仕様

本体サイズ: 試験管1.8cm(直径)×10cm スクリューキャップ付
ダーラム管7mm(直径)×30mm

材質: 本体(試験管): ポリスチレン キャップ: ポリエチレン
ダーラム管: ポリカーボネート

容量: 10ml/1本

使用期限: 製造日より6カ月

保存方法: 常温保存

送料: 弊社負担

※お試用サンプルをご用意しております。ご用命下さい※

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町3275番地1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp>

E-mail biosales@atect.co.jp

全てのお客様のために
直販のブランド **Full-Steri**

ご発注は、フリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 検査

検索