

長期保存可能

無菌卵黄液

～ふたを開けて培地に添加するだけ！手間が要らない！～

使用例

黄色ブドウ球菌用(卵黄加マンニット食塩寒天培地)

1Lに対し、60mlの使用となります。

セレウス菌用(卵黄加 NGKG 寒天培地)

960mlに対し、40mlもしくは、

1,200mlに対し、1本の使用となります。

ウェルシュ菌用(CW 寒天培地)

900mlに対し、2本の使用となります。

使用方法

- ① 使用する培地を調製する
- ② 培地を滅菌後、45～50℃に冷却する
- ③ キャップを開封する前に、ゆっくり瓶を振って中身をよく混ぜる。このとき激しく振らないで下さい。泡が多く出て培地表面が滑らかでなくなってしまいます。
- ④ 無菌卵黄液を培地に添加する。添加時は培地を攪拌しながら、ピペットなどで少量ずつ加える。一度に加えると局所的に温度が低くなり培地が固まることがあるので注意する。



特徴

- 粉末培地の調製比例に使いやすい
- ガンマ線滅菌済みなので、長期保存ができる。
- 成分表(1本 50mlあたり)

卵黄	25ml
塩化ナトリウム(濃度)	0.425%
精製水	25ml

■ 製品仕様

品番	053-14001
品名	無菌卵黄液 50ml
入数	2本/箱
滅菌方法	ガンマ線滅菌
容量	50ml/本
使用期限	製造日から6ヶ月
保存方法	冷蔵保存(4℃～8℃)
送料	2本、4本発送: 別途¥600- 6本以上発送: 弊社負担

サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために

直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 無菌卵黄液

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp

