

Product Information

全てのお客様のために
直販のブランド **Full-Steri**

容器が使いやすいと大好評!! **アテクトの粉末培地**

～お客様のご要望を反映させた表示内容～

書き込める!!

出来上がり枚数に応じた培地一覧表を表記しています。

拡大図

文字が大きい!!

並べて置いても開封日や培地の種類がわかりやすい。

培地量一覧

3000ml	70.5g (約150枚分)
1000ml	23.5g (約50枚分)
500ml	11.8g (約25枚分)
400ml	9.4g (約20枚分)

標準寒天
1000mlあたり 23.5g

atect

使用方法
調製方法: 121℃ 高圧蒸気滅菌 15分間
凍結培養時は凍結を入れたシヤ-リに約20ml分注して培養。
培養温度/時間: 35℃ 45~61時間
判定方法: 本培地は生菌数の測定に使用される。培地上に発育したコロニーをカウントする。
URL <http://www.atect.co.jp/bio/product/atectfunmatu.html>
室温保存

培地量一覧
3000ml 70.5g (約150枚分)
1000ml 23.5g (約50枚分)
500ml 11.8g (約25枚分)
400ml 9.4g (約20枚分)
300ml 7.1g (約15枚分)
200ml 4.7g (約10枚分)
100ml 2.4g (約5枚分)

製品コード 071-00001
製品名 標準寒天培地 500g入
組成 1000mlあたり23.5g
ペプトン: 5.0g
酵母エキス: 2.5g
ブドウ糖: 1.0g
寒天: 15.0g
pH 7.0±0.2

株式会社 アテクト
製造販売元 住所 滋賀県東近江市上羽田町3275番地1
TEL 0748-20-3535

標準寒天培地 500g入

- 組成 1000mlあたり 23.5g
ペプトン: 5.0g
酵母エキス: 2.5g
ブドウ糖: 1.0g
寒天: 15.0g
pH 7.0±0.2

ポテトデキストロース寒天培地 450g入

- 組成 1000mlあたり 39.0g
ジャガイモデンプン: 4.0g
デキストロース: 20.0g
寒天: 15.0g
pH 5.6±0.2

デソキシコレート寒天培地 500g入

- 組成 1000mlあたり 45.0g
ペプトン: 10.0g
乳糖: 10.0g
塩化ナトリウム: 5.0g
クエン酸鉄: 1.0g
クエン酸ナトリウム: 1.0g
デソキシコール酸ナトリウム: 1.0g
ニュートラルレッド: 0.033g
リン酸水素カリウム: 2.0g
寒天: 15.0g
pH 7.3±0.2

マンニット寒天培地 500g入

- 組成 1000mlあたり 111.0g
カゼイン-スイ消化ペプトン: 5.0g
動物組織-ペプシン消化ペプトン: 5.0g
肉エキス: 1.0g
塩化ナトリウム: 75.0g
D-マンニトール: 10.0g
フェノールレッド: 25.0mg
寒天: 15.0g
pH 7.1±0.2

● 製品仕様

品番	071-00001	071-00002	071-00003	071-00004
品名	標準寒天培地	デソキシコレート寒天培地	ポテトデキストロース寒天培地	マンニット食塩寒天培地
価格	お問合せください			
内容量	500g		450g	500g
送料	弊社負担			
保管	室温保存			

全てのお客様のために
直販のブランド **Full-Steri**
ご発注は、フリーダイヤルのファクシミリへどうぞ
0120-82-4929

株式会社 アテクト
滋賀県東近江市上羽田町3275番地1
TEL 0748-20-3535
FAX 0748-25-7171
URL <http://www.atect.co.jp>
E-mail biosales@atect.co.jp

アテクト 検査 検索