

大腸菌・大腸菌群同時検出用

## EZ4U 液体培地

～クリアな試験管で見やすい！ダーラム管入り調整済み培地～

## ご使用方法


■液体の検体または希釈した検体1ml を EZ4U 液体培地に滴下してください。

■35℃で 24 時間培養します

## 判定方法

■大腸菌群：培地が青緑色に変色すれば陽性と判断できます。

■E.coli：紫外線(365nm)の下で明るい青色に蛍光発色すれば陽性と判定できます。確定するためには、インドール試薬を EZ4U 液体培地に添加後、2 分以内に試薬層が赤色に変色すれば、陽性と判断できます。インドール試薬は弊社にて別途販売しております。

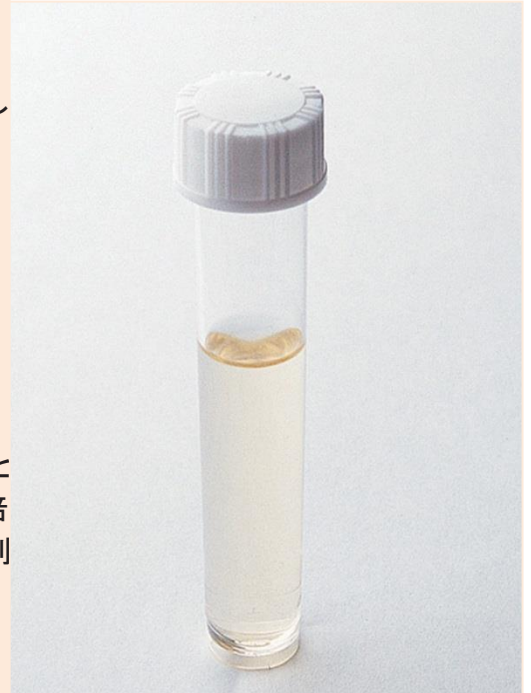

## 特徴

- 大腸菌群及び大腸菌を同時に検出できる液体培地です
- 特定気質酵素法に準拠した迅速検出培地で、培養時間は 24 時間です

※Xgal-MUG 培地に相当します

## 製品仕様

品名	EZ4U 液体培地		
品番	053-12041	053-12141	053-12541
入数	240 本/箱	120 本/箱	60 本/箱
本体サイズ	試験管 1.8cm(直径)×10cm スクリューキャップ付		
材質	試験管:ポリスチレン キャップ:ポリエチレン		
容量	10ml/本		
使用期限	製造日より6ヶ月		
保存方法	常温保存		
送料	弊社負担		

サンプルをご用意しております。お申しつけください。

全てのお客様のために  
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 液体培地

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)