

Product Information

全てのお客様のために
直販のブランド **Full-Steri**

大好評!! フィルター付きソルティバッグ

～希釈水分注済みスタンディングタイプのストマッカー用袋～

特長

- 規定量の滅菌済みリン酸緩衝生理食塩水入りなので検体を入れてすぐに使用出来ます。
- そのままストマッカーでホモジナイズすることが出来ます。
- スタンディングタイプの袋なので専用のスタンドが不要です。
- 袋にノッチ（切り口）が付いているため簡単に開封出来ます。



お客様の声

A社様：あらかじめ滅菌希釈水が袋に入っているので作業効率がUPしました。

B社様：希釈水の滅菌処理や使用後の容器等の洗浄作業から開放されました。



使用方法

- ① ノッチ（切り口）から袋を開封して下さい。
- ② 必要量の検体を無菌的に採取し、開封した袋の中に入れて下さい。
- ③ そのままストマッカーでホモジナイズして下さい。
- ④ スポイトやピペットなどを使用し、検液を採取して下さい。

スタンディングタイプの袋なので
専用のスタンドが不要です。

製品仕様

品番	051-81002	051-81102
品名	フィルター付きソルティバッグ リン酸緩衝生理食塩水90ml	フィルター付きソルティバッグ リン酸緩衝生理食塩水225ml
入数	30袋/箱	
価格	お問合せください	
使用期限	製造日より6ヶ月 (常温保存)	
送料	弊社負担	

フィルター無しタイプもございます。

お試用サンプルをご用意しております。ご用命下さい。

全てのお客様のために
直販のブランド **Full-Steri**

ご発注は、フリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 検査

検索

株式会社 **アテクト**

滋賀県東近江市上羽田町3275番地1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp>

E-mail biosales@atect.co.jp