


■ 特徴



こんなとき
ストマタッチ千袋なら

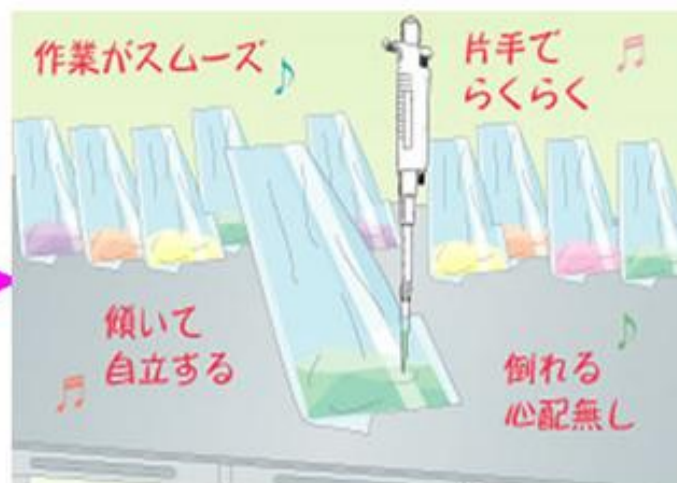

- 自立するので袋を片手で扱うことができます。
- 袋が倒れる心配がなくなり、作業もスムーズになります。
- 切り口があるので、ピペットの扱いがしやすくなり、ピペット本体を汚すこともなくなります。

■ 使用方法

使用方法動画① [CLICK](#)


使用前



袋に検体と希釈水を入れます。



袋のマチ部分を左右に広げます。

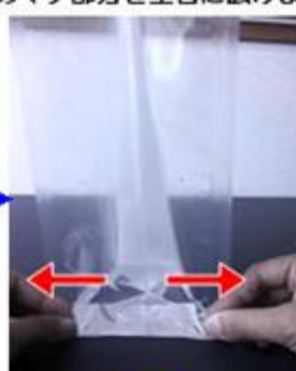

袋を自立させて、作業します。



ストマッキング処理後

切り口を開けます。



ピペットで採取します。




使用方法動画② [CLICK](#)

■ 袋開口部分の利点

以下の図のように袋の口を広げると、従来の袋より開口部が広がり、検体を入れやすくなります。

ストマタッチ袋の開口部分広げ方

①袋のマチ（折込部分）の間に指を入れ、マチの一方を指で挟むように握ります。

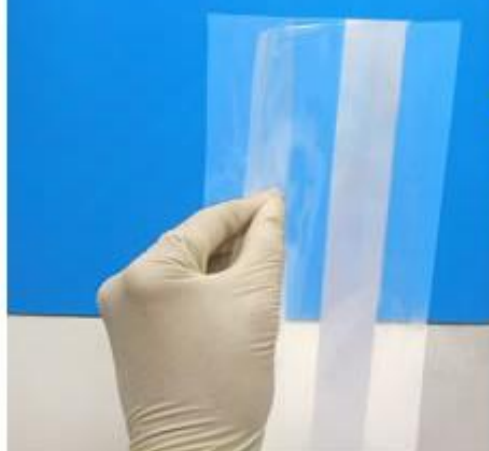

②指を入れて握んだまま、人差し指と中指を向かって左にずらします。

③開口部分より検体を袋の中に入れます。

