

## 混釈培養液

## 湯せん培地

～耐熱容器に分注された調整済培地のご案内～

## 使用方法

- 培地または、ボトルの全体がつかる水をご用意下さい
- 蓋を緩めないで培地を水に立ててつけて下さい
- 液状になるまで約15分、湯せんして下さい
- 培地または、ボトル全体が液状になりましたら、お湯から取り出し培地温度を約50℃に下げてください
- あらかじめ検体を入れてあるシャーレに約20ml分注し、混釈培養をします



## 特 徴

- 湯せんをするだけで簡単に培地が作製できます
- 短時間にて、培地を溶解できます
- ご希望のお客様にメーカー保証の試験成績書をお付けいたします

## ■ 製品仕様

品 名	一般生菌用 標準寒天培地		大腸菌群用 デソキシコレート寒天培地	
	品 番	055-11010	055-12011	055-11012
入 数	100 本	20 本	100 本	20 本
容 量	100ml	500ml	100ml	500ml
材 質	本体およびキャップ:ポリプロピレン			
使用期限	製造日より3ヵ月			
保存方法	冷蔵保存(4℃～8℃)			
送 料	弊社負担			

その他ご希望の数量及び組成にて培地の製造も承ります。  
サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために  
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 湯せん培地

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)