

アネロパック・嫌気性パウチ少量販売を始めました

～空気を遮断することで嫌気性芽胞菌の発育環境を作ります～

- 本製品は、嫌気性芽胞菌を検出する為の嫌気環境を作ります
- 1箱は多いというご希望の企業様にお応えし少量販売を開始しました
- 数は50枚・100枚・150枚・500枚がございます
出荷後3～5日でお届け致します
- 本製品は封筒に入れメール便にてお届けいたします
50枚・100枚・150枚はメール便にてお届けいたします
500枚入りは1箱でお届けいたします



製造元:三菱ガス化学(株)

使用方法

- 菌数測定用に調製した試料液10mlを入れます
検体が未加熱の食品である場合、試料原液を70℃で20分間加熱処理します
- 試料液にクロストリジア測定用培地15mlを加え、試料液と培地を混合します
- 気泡を除き、パウチの首の部分に密封します
(密閉クリップなどで密閉して下さい)
- 35℃で24時間培養し、出現した黒色の集落を数えます

こんな食品に

- 食肉製品(特定加熱食肉製品、加熱食肉製品)
弁当、惣菜等を製造されている企業様にご愛顧
いただいております

■ 製品仕様

| | | | | |
|------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 品番 | 3305 | | | 39010576- A-99 |
| 品名 | アネロパック・嫌気性パウチ | | | |
| 入数 | 50枚/袋 | 100枚/袋 | 150枚/袋 | 500枚/箱 |
| 価格 | ¥4,750- (¥@95-) | ¥9,000- (¥@90-) | ¥12,750- (¥@85-) | ¥17,500- (¥@34-) |
| 保存方法 | 常温保存(15-25℃) | | | |
| 送料 | 弊社負担 | | | |

※ご注文枚数をご指定下さい ※消費税別途用

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト アネロパック

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp