

## 大腸菌群検査用 BGLB 液体培地・2 倍濃度 BGLB 液体培地


～クリアな試験管で見やすい！ダーラム管入り調製済み培地～

## BGLB 液体培地ご使用方法

- 10 倍・100 倍・1000 倍の希釈試料液をご用意ください。
- キャップを開ける前に、本品を傾けるなどしてダーラム管の中から気泡を除いてください。
- キャップをあけ、各倍率の希釈し試料液 1ml をそれぞれ 3 本(計 9 本)の BGLB 液体培地に滴下してください。
- ダーラム管の中に気泡が無いことを確認し、乳及び乳製品の場合は、32～35℃、24±2 時間、それ以外の検体の場合は 35±1℃、48±3 時間培養を行ってください。
- ダーラム管の中に気泡が認められた場合、大腸菌群陽性と判断します。
- 確定試験をする場合には、EMB 寒天培地で行ってください。

## 2 倍濃度 BGLB 液体培地ご使用方法

- キャップを開ける前に、本品を傾けるなどしてダーラム管中から気泡を除いてください。
- 試料液 10ml を 2 倍濃度 BGLB 液体培地に加え混合して下さい。
- ダーラム管の中に気泡が無いことを確認し 35±1℃、48±3 時間培養を行ってください。
- ダーラム管の中に気泡が認められた場合、大腸菌群陽性と判断します。
- 確定試験をする場合には、EMB 寒天培地で行ってください。

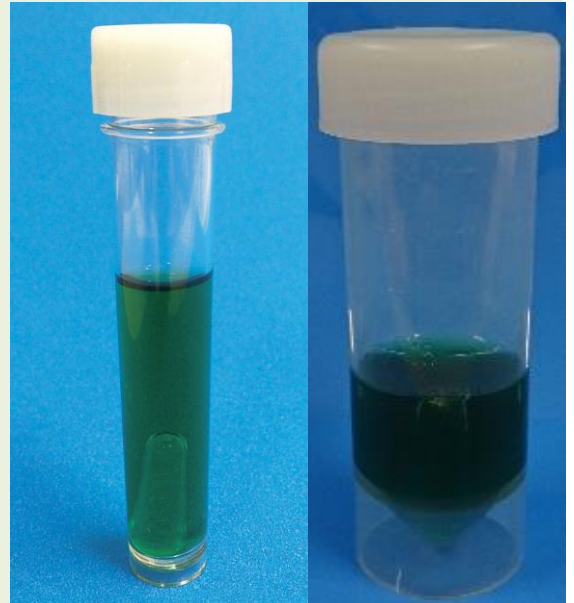

BGLB 液体培地

2 倍濃度 BGLB 液体培地

## 食品衛生法規定品

## ■BGLB 液体培地

栄養分の豊富な食品にご使用下さい(健康食品や香料、乳製品等を製造されている企業様にもご愛顧いただいております)

## ■2 倍濃度 BGLB 液体培地

- ・包装後加熱食肉製品
- ・魚肉練り製品
- ・鯨肉製品

その他、乳、乳製品、食品添加物を製造されている企業様にもご愛顧いただいております

## ■ 製品仕様

品番	053-12003	3205
品名	BGLB 液体培地	2 倍濃度 BGLB 液体培地
入数	240 本(40 本×6 箱)	100 本(1 箱)
価格	¥24,960- 別途消費税 (1 本あたり@¥104-)	¥46,000- 別途消費税 (1 本あたり@¥460 -)
本体サイズ	試験管 18mm(直径)×100mm スクリュウキャップ付 ダーラム管 7mm(直径)×30mm	試験管 29mm(直径)×83.5mm スクリュウキャップ付 ダーラム管 7mm(直径)×30mm
材質	本体(試験管):通常 BGLB:ポリスチレン 2 倍濃度 BGLB:ポリプロピレン キャップ:ポリエチレン ダーラム管:ポリカーボネート	
容量	10ml/本	20ml/本
使用期限	製造日より 6 ヵ月	製造日より 4 ヵ月
保存方法	常温保存	
送料	弊社負担	

サンプルをご用意しております。お申しつけください。  
BGLB 液体培地は 120 本、60 本もごございます。

全てのお客様のために  
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 液体培地



検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)