

拭き取り検査に役立つ


滅菌綿棒

～測定機器、機械ラインの細かい隙間の拭き取りなどにご使用いただけます～

拭き取り検査方法

■ 製造ライン、作業台等

作業台などの場合
10cm×10cm(100c㎡)を右記の図
のように①の方向に数回、②の方
向に数回拭き取ります。

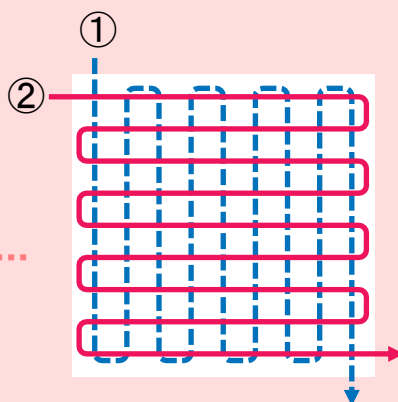

■ 包丁、手指等

100c㎡の拭き取りが出来ないよ
うな場合は、検査結果の平準化を
図る為に検査部位を統一する必
要があります。
拭き取りを行うときは、あらかじ
め検査する部位を決めておいて
下さい。

10
本包装タイプ20
本包装タイプ

特 徴

- 15cm の長さがある為、機械ラインや手
指など細かい入組んだ部分を拭き取り
に便利です
- 多くの場所を拭き取れるように 10 本包
装、20 本包装がございます
- 手の触れた部分の軸を折ることで、雑
菌汚染のリスクを少なくすることができ
ます

■ 製品仕様

品 番	017-20001	017-20002
包装タイプ	10 本包装	20 本包装
入 数	1,000 本 (10 本×100 袋/箱)	1,000 本 (20 本×50 袋/箱)
本体サイズ	長さ 15cm×綿球直径 0.5cm	
保存方法	常温保存	
材 質	綿球部:綿 軸部:木	
滅 菌	酸化エチレン(EOG)滅菌	
価 格	¥7,000-(@¥7-) 別途消費税	¥6,000-(@¥6-) 別途消費税
送 料	弊社負担	

サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 綿棒



検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp