

手のひら用 ハンドスタンプシャーレ

～指先から手のひらまで全体を一度に検査できます～

■特徴

- ・手のひらの細菌汚染状態が確認できる為、手のひら全体が入る大きさ
- ・手指のどの部分に細菌の付着が多いのかを、視覚的に確認が可能
- ・従業員の手洗い作業を含めた衛生管理意識の向上

■ご使用方法

1. ハンドスタンプシャーレに 80mlを目安に培地を分注
2. 培地の表面に手のひらを押しつける
3. インキュベーターにて培養し、コロニーの有無を確認



■製品仕様

品名	ハンドスタンプシャーレ		培地入りハンドスタンプシャーレ			
			一般生菌用・標準寒天培地	大腸菌群用・デソキシコレート寒天培地	黄色ブドウ球菌用・卵黄加マンニット食塩寒天培地	カビ・酵母用 CP 加ポテトデキストロース寒天培地
品番	011-90101	011-90102	011-90201	011-90202	011-90203	011-90205
入数	120 枚/箱 (10 枚包装)	60 枚/箱 (10 枚包装)	60 枚/箱(1 枚ずつ包装) ※30 枚包装もございます。お問い合わせ下さい。			
価格	¥14,280-(¥@119-) 消費税別途	¥7,920-(¥@132-) 消費税別途	¥14,520-(¥@242-) 消費税別途	¥16,500-(¥@275-) 消費税別途	¥19,800-(¥@330-) 消費税別途	¥17,280-(¥@297-) 消費税別途
本体サイズ	21.5cm×14.5cm×1.2cm(深さ)					
材質	シャーレ:ポリステレン					
滅菌	シャーレ::電子滅菌/培地:オートクレーブ滅菌					
使用期限	製造日より3ヶ月					
保存方法	常温保存		冷蔵保存(4℃～8℃)			
送料	弊社負担					

サンプルをご用意しております。お申し付け下さい。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト ハンドスタンプシャーレ



株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp

検索