

大腸菌群検査用 BGLB液体培地 LB 液体培地

～クリアな試験管で見やすい！ダーラム管入り調整済み培地～

ご使用方法

BGLB
液体培地

- 1、10倍・100倍・1000倍の希釈検体をご用意ください。
- 2、キャップをあける前に、本品を傾けるなどしてダーラム管の中から気泡を除いてください。
- 3、キャップをあけ、各倍率の希釈した検体 1ml をそれぞれ 3本(計 9本)の BGLB 液体培地に滴下してください。
- 4、再びキャップをして、32～35℃で 48 時間培養します。
- 5、ダーラム管の中に気泡が見られれば、陽性と判断できます。
- 6、確定試験をする場合には、EMB 寒天培地で行ってください。

ご使用方法

LB
液体培地

- 1、10倍・100倍・1000倍の希釈検体をご用意ください。
- 2、キャップをあける前に、本品を傾けるなどしてダーラム管の中から気泡を除いてください。
- 3、キャップをあけ、各倍率の希釈した検体 1ml をそれぞれ 3本(計 9本)の LB 液体培地に滴下してください。
- 4、再びキャップをして、34℃～36℃で 22～26 時間培養します。
- 5、ダーラム管の中に気泡が見られ培地の色が黄変した場合に、陽性と判断できません。



こんな食品に

■ BGLB 液体培地

牛乳・乳製品(アイスクリーム類、発酵乳、乳酸菌飲料、バター・バターオイル、プロセスチーズ、濃縮ホエイ以外)
魚肉練り製品、食肉・食肉加工製品、非加熱食品製品用水などの栄養分の豊富な食品にご使用下さい(上記以外にも、健康食品や香料を製造されている企業様にもご愛顧頂いております。)

■ LB 液体培地

食用氷雪、清涼飲料水、海水用水など栄養分の少ない食品にご使用下さい。

■ 製品仕様

品番	053-12003	053-12043
品名	BGLB 液体培地	LB液体培地
入数	240本(40本×6箱)	240本(40本×6箱)
価格	¥24,960- 別途消費税 (1本あたり@¥104-)	¥24,960- 別途消費税 (1本あたり@¥104-)
本体サイズ	試験管 1.8cm(直径)×10cm スクリューキャップ付 ダーラム管 7mm(直径)×30mm	
材質	本体(試験管):ポリスチレン キャップ:ポリエチレン ダーラム管:ポリカーボネート	
容量	10ml/本	
使用期限	製造日より6ヵ月	
保存方法	常温保存	
送料	弊社負担	

120本・60本でのお取り扱いもございます。
サンプルをご用意しております。お申しつけください。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

アテクト 液体培地



検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp