

糞便系大腸菌群検査用

EC 液体培地

～クリアな試験管で見やすい！ダーラム管入り調製済み培地～

使用方法

1. 段階希釈した試料液をご用意下さい。
 2. キャップをあげる前に、本品を傾けるなどしてダーラム管の中から気泡を除いて下さい。
 3. キャップをあけ、試料液 1mlをそれぞれ 3 本(または 5 本)の本品に滴下して下さい。
 4. 恒温水槽を用いて、44.3℃～44.7℃で 22～26 時間培養します。
 5. 培地の濁りとダーラム管の中に気泡が見られれば、陽性と判断できます。
 6. 確定試験をする場合には EMB 寒天培地で行って下さい。
- ※希釈倍率・検査本数については検体により異なります。

- 検出可能な菌:糞便系大腸菌群
- 培養条件: 44.3℃～44.7℃ 24±2 時間
- 判 定: 培地の濁りとダーラム管に気泡有で陽性



特 徴

- 糞便系大腸菌群用培地
- 生ハム、ソーセージ等の食肉製品や冷凍食品(加熱後摂取・凍結前未加熱食品:フライドポテトなど)でご使用可能

■ 製品仕様

品 番	3201053-12042	3201053-12142
入 数	240 本(40 本×6 箱)	120 本(40 本×3 箱)
価 格	¥24,960-別途消費税 (1 本あたり@¥104-)	¥13,920-別途消費税 (1 本あたり@¥116-)
本 体 サ イ ズ	試験管 1.8cm(直径)×10cm スクリューキャップ付	
材 質	本体(試験管):ポリスチレン キャップ:ポリプロピレン ダーラム管:ポリカーボネート	
容 量	10ml/本	
使用期限	製造日より 6 ヶ月	
保存方法	常温保存	
送 料	弊社負担	

60 本でのお取り扱いもございます。
サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

株式会社 アテクト

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929



滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp

アテクト 液体培地

検索