

糞便系大腸菌群
大腸菌・大腸菌群検査用

EC 液体培地 EZ4U 液体培地

～クリアな試験管で見やすい！ダーラム管入り調整済み培地～

EC
液体培地

- 検出可能な菌: 糞便系大腸菌群
- 培養条件: 44.3°C 44.7°C 24±2 時間
- 判定: 培地の濁りとダーラム管に気泡有で陽性
- 特徴: 本培地は糞便系大腸菌群を検出する培地です。
生ハムなどの食肉製品や冷凍食品の検査に用いられます。



▼▼迅速検出ならこちら▼▼

EZ4U
液体培地

- 検出可能な菌: 大腸菌・大腸菌群
- 培養条件: 35°C 24 時間
- 判定: 大腸菌群: 液体が青緑色に変色※ダーラム管は入っておりません。
大腸菌: 365nm の紫外線を照射し青色の蛍光を発色すれば陽性
※紫外線照射には UV ランプ(別売り)が必要となります。
もしくはインドール指示薬を添加した層が 2 分以内に赤色に変色
※この検査にはインドール指示薬(別売り)が必要となります。
- 特徴: 本培地は大腸菌群および大腸菌を同時検出可能な酵素基質培地
です。Xgal—MUG 培地と同じ培地になります。これまでの一般的な培地は pH 変動により結果の観察を行います。



■ 製品仕様

品番	3201053-12042	3201053-12041
品名	EC 液体培地	EZ4U 液体培地
入数	240 本	240 本
価格	¥24,960- (1 本あたり@¥104-) 別途消費税	¥24,960- (1 本あたり@¥104-) 別途消費税

■ 共通仕様

本体サイズ	試験管 1.8cm(直径)×10cm スクリューキャップ付 ダーラム管 7mm(直径)×30mm
材質	本体(試験管): ポリスチレン キャップ: ポリエチレン ダーラム管: ポリカーボネート
容量	10ml/本
使用期限	製造日より 6 ヶ月
保存方法	常温保存
送料	弊社負担

120 本・60 本でのお取り扱いもございます。
サンプルをご用意しております。お申しつけください。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp

アテクト 液体培地

検索