

## ISO 推奨 黄色ブドウ球菌選択分離培地 ベアードパーカー寒天培地

## ～生培地(培地分注済みシャーレ)のご案内～

- 検出可能な菌: 黄色ブドウ球菌
- 培養条件: 37℃ 48±2 時間
- 判定: 黒または灰色の光沢がある隆起した円形集落で周囲に透明帯が見られる

## ■ ベアードパーカーについて:

黄色ブドウ球菌選択分離培地でISO(6888-1)より推奨されています。今後、卵黄加マンニト食塩寒天培地から、ベアードパーカーへの変更が予定されています。卵黄加マンニト食塩寒天培地と比べ塩分濃度が低い為、損傷菌も発育させやすく、亜テルル酸カリウム、グリシン、塩化リチウムが黄色ブドウ球菌以外を抑制させます。亜テルル酸カリウムが還元され黒変します。

- 特徴: 本培地はヒトの皮膚や動物などに生息している黄色ブドウ球菌の検出培地です。黄色ブドウ球菌は耐熱性の毒素を産生します。そのため、加熱前の食品で毒素が産生された場合、加熱により菌が死滅しても食中毒となります。加熱前の食品での菌の有無を確認することが食中毒予防の1つと考えられております。



## 組成

(g/L)

50%卵黄液	20ml
亜テルル酸カリウム	0.1g
カゼイン製ペプトン	10.0g
酵母エキス	1.0g
肉エキス	5.0g
グリシン	12.0g
塩化リチウム	5.0g
ピルビン酸ナトリウム	10.0g
寒天	17g
精製水	1000ml
pH=7.2±0.2	

## ■ 製品仕様

品番	3201053-13000	3201053-13100
品名	ベアードパーカー寒天培地	
入数	100枚 (10枚×10袋)	50枚 (10枚×5袋)
価格	¥11,000- (@¥110-) 別途消費税	¥6,050- (@¥121-) 別途消費税
使用期限	製造日より3ヶ月	
保存方法	4℃～8℃(冷蔵保存)	
送料	弊社負担	

サンプルをご用意しております。お申しつけ下さい。  
10枚単位での販売も行っております。ご連絡下さい。

全てのお客様のために  
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ  
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

アテクト 生培地

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)