

Product Information

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

水質検査用大腸菌・大腸菌群培地

コリターグ

～水道法に準拠した特定酵素基質培地で唯一の液体培地～

■検出可能な菌：大腸菌・大腸菌群

■培養条件：36±1℃ 18～24 時間

■特 徴：

水質基準の病原微生物の指標である大腸菌および大腸菌群を検出するための液体培地です。検水を加えて培養するだけの簡単操作です。

少ない菌数からでも検出可能で、明瞭な陽性反応により判定可能です。

使用方法

■コリターグのフタを開け、検水を必要量入れフタを閉めます。

(EL-1000、EP-100 の場合は別に滅菌済容器をご準備下さい)

■36±1℃で 18～24 時間培養し、黄色く変化していれば

大腸菌群陽性と判定します。

■大腸菌群陽性の場合で、紫外線ランプを照射し、

青色の蛍光を発すれば大腸菌陽性と判定します。

■大腸菌及び大腸菌群の陽性反応確認は

比色用コンパレーター(EC-100、EC-10)と比較して判定します。

※上水試験法 2001 年版収載

※インドール試験を併用して大腸菌の確認ができます。



コリターグ EL-100



コリターグ EL-10



コリターグ L-50



コリターグ EL-1000



コンパレータ EC-100



コンパレータ EC-10

■ 製品仕様

品 番	3201057-10201	3201057-10101	3201057-10502	3201057-10601	3201057-10302	3201057-20200	3201057-20100
品 名	コリターグ					比色管	
	コリターグ EL-100	コリターグ EL-10	コリターグ L-50	コリターグ EP-100	コリターグ EL-1000	コンパレータ EC-100	コンパレータ EC-10
入 数	100 本/箱	100 本/箱	25 本/箱	100 本/箱	1 本/箱	1 本/箱	1 本/箱
価 格	¥32,600- (@¥326-)	¥13,200- (@¥132-)	¥9,350- (@¥374-)	¥23,100- (@¥231-)	¥25,250-	¥1,980-	¥1,490-
使用期限	製造日より12ヶ月						
保存方法	遮光して冷蔵保存(2℃～10℃)						
送 料	弊社負担						

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト コリターグ



検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp