

混釈培養液

湯せん培地

～耐熱容器に分注された調整済培地のご案内～

使用方法

- 培地または、ボトルの全体がつかれる水をご用意下さい
- 蓋を緩めないで培地を水に立ててつけて下さい
- 液状になるまで約15分、湯せんして下さい
- 培地または、ボトル全体が液状になりましたら、お湯から取り出し培地温度を約50℃に下げてください
- あらかじめ検体を入れてあるシャーレに約20ml分注し、混釈培養をします

特徴

- 湯せんだけで簡単に培地作製
- 短時間で培地が溶解
- 試験成績書付与可能 ご希望の場合のみ



製品仕様

品名	一般生菌用 標準寒天培地		大腸菌群用 デソキシコレート寒天培地		真菌用 CP 加ポテトデキストロース	
	055-11010	055-12011	055-11012	055-12012	055-11013	055-12013
品番	055-11010	055-12011	055-11012	055-12012	055-11013	055-12013
入数	100本	20本	100本	20本	100本	20本
容量	100ml	500ml	100ml	500ml	055-11013	055-12013
価格	¥22,000- (@¥220-) 別途消費税	¥13,200- (@¥660-) 別途消費税	¥24,200- (@¥242-) 別途消費税	¥16,500- (@¥825-) 別途消費税	¥26,400- (@¥264-) 別途消費税	¥18,700- (@¥935-) 別途消費税
材質	本体・キャップ :ポリプロピレン	スパウト・キャップ :ポリプロピレン 本体:PET12	本体・キャップ :ポリプロピレン	スパウト・キャップ :ポリプロピレン 本体:PET12	本体・キャップ :ポリプロピレン	スパウト・キャップ :ポリプロピレン 本体:PET12
使用期限	製造日より3カ月					
保存方法	冷蔵保存(4℃～8℃)					
送料	弊社負担					

その他ご希望の数量及び組成にて培地の製造も承ります。  
サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために  
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ  
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

アテクト 湯せん培地



検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>

E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)