

日本薬局方対応 混釈培養液 湯せん培地

～耐熱容器に分注された調整済培地のご案内～

使用方法

- 培地または、ボトルの全体がつかれる水をご用意下さい
- 蓋を緩めないで培地を水に立てつけて下さい
- 液状になるまで約 15 分、湯せんして下さい
- 培地または、ボトル全体が液状になりましたら、お湯から取り出し培地温度を約50℃に下げてください
- あらかじめ検体を入れてあるシャーレに約 20ml分注し、混釈培養をします

特徴

- 湯せんだけで簡単に培地作製
- 短時間で培地が溶解
- 試験成績書付与可能 ご希望の場合のみ



■ 製品仕様

品名	細菌用 SCD 寒天培地 (局方対応)		真菌用 サブロー 寒天培地(局方対応)		
	品番	3201055-11016D	3201055-12016D	3201055-11015D	3201055-12015D
入数	100本	20本	100本	20本	
容量	100ml	500ml	100ml	500ml	
価格	¥38,800- (@¥388-) 別途消費税	¥34,540- (@¥1,727-) 別途消費税	¥75,700- (@¥757-) 別途消費税	¥59,840- (@¥2,992-) 別途消費税	
材質	本体およびキャップ :ポリプロピレン	スパウト・キャップ :ポリプロピレン 本体:PET12	本体およびキャップ :ポリプロピレン	スパウト・キャップ :ポリプロピレン 本体:PET12	
使用期限	製造日より6ヵ月				
保存方法	冷蔵保存(4℃～8℃)				
送料	弊社負担				

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

アテクト 湯せん培地



株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp

検索