

## 拭き取り検査に役立つ


## 滅菌綿棒

～測定機器、機械ラインの細かい隙間の拭き取りなどにご使用いただけます～

## 拭き取り検査方法

## ■ 製造ライン、作業台等

作業台などの場合  
10cm×10cm(100c㎡)を右記の図  
のように①の方向に数回、②の方  
向に数回拭き取ります。

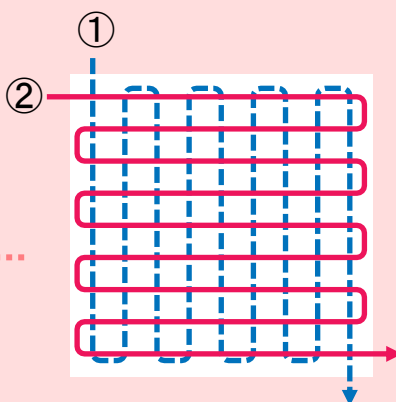

## ■ 包丁、手指等

100c㎡の拭き取りが出来ないよ  
うな場合は、検査結果の平準化を  
図る為に検査部位を統一する必  
要があります。  
拭き取りを行うときは、あらかじ  
め検査する部位を決めておいて  
下さい。

10  
本包装タイプ20  
本包装タイプ

## 特 徴

- 長さ 15cm で、製造ラインや手指など入組んだ部分を拭き取りに便利
- 多くの検査箇所が拭き取れるように 10本包装、20本包装をラインナップ
- 手の触れた部分の軸を折ることで、雑菌汚染のリスクが低減

## ■ 製品仕様

品 番	3101017-20001	3101017-20002
包装タイプ	10本包装	20本包装
入 数	1,000本 (10本×100袋/箱)	1,000本 (20本×50袋/箱)
本体サイズ	長さ 15cm×綿球直径 0.5cm	
保存方法	常温保存	
材 質	綿球部:綿 軸部:木	
滅 菌	酸化エチレン(EOG)滅菌	
価 格	¥7,000-(@¥7-) 別途消費税	¥6,000-(@¥6-) 別途消費税
送 料	弊社負担	

サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために  
直販のブランド

Full-Steri

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ  
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

アテクト 綿棒

検索