

お客様のご要望を反映させた **アテクトの粉末培地**

使いやすい、見やすい、使用量がわかりやすい！と好評！！

書き込める！！

出来上がり枚数に応じた
培地一覧表を表記しています

拡大図

並べて置いても
開封日や
培地の種類が
わかりやすい

標準寒天
1000mlあたり 23.5g
atect

標準寒天培地 500g入
製品コード 071-00001
組成 標準寒天培地 500g入
組成 1000mlあたり 23.5g
ペプトン: 5.0g
酵母エキス: 2.5g
ブドウ糖: 1.0g
寒天: 15.0g
pH 7.0±0.2

使用方法
調製方法:
121℃ 高圧蒸気滅菌 15分間
遊離液量時は液体を入れたシヤ
ーレに約20ml分注して培養。
培養温度/時間:
35℃ 45-51時間
判定方法:
本培地は生菌数の測定に使用
される。
培地上に生育したコロニーを
カウントする。
URL: <http://www.atect.co.jp/bio/products/atectfunmatu.html>
室温保存

培地量一覧
3000ml 70.5g
(約150枚分)
1000ml 23.5g
(約50枚分)
500ml 11.8g
(約25枚分)
400ml 9.4g

株式会社 アテクト
1970 大阪府東大阪市角部2-1-38
製造販売元
TEL 072-967-3819

| | |
|--|--|
| 標準寒天培地 500g 入 | ポテトデキストロース寒天培地 450g 入 |
| <p>■組成:1000ml あたり 23.5g</p> <p>ペプトン:5.0g 酵母エキス:2.5g ブドウ糖:1.0g 寒天:15.0g pH 7.0±0.2</p> | <p>■組成:1000ml あたり 39.0g</p> <p>ジャガイモデンプン:4.0g デキストロース:20.0g 寒天:15.0g pH 5.6±0.2</p> |
| デソキシコレート寒天培地 500g 入 | マンニット食塩寒天培地 500g 入 |
| <p>■組成:1000ml あたり 45.0g</p> <p>ペプトン:10.0g 乳糖:10.0g 塩化ナトリウム:5.0g クエン酸鉄:1.0g クエン酸ナトリウム:1.0g デソキシコール酸ナトリウム:1.0g ニュートラルレッド:0.033g リン酸水素カリウム:2.0g 寒天:15.0g pH 7.3±0.2</p> | <p>■組成:1000ml あたり 111.0g</p> <p>カゼインソース消化ペプトン:5.0g 動物組織-ペプシン消化ペプトン:5.0g 肉エキス:1.0g 塩化ナトリウム:75.0g D-マンニトール:10.0g フェノールレッド:25.0mg 寒天:15.0g pH 7.4±0.2</p> |

■ 製品仕様

| | | | | |
|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 品番 | 3301071-00001 | 3301071-00002 | 3301071-00003 | 3301071-00004 |
| 品名 | 標準寒天培地 | デソキシコレート寒天培地 | ポテトデキストロース寒天培地 | マンニット食塩寒天培地 |
| 価格 | ¥8,800-/本 別途消費税 | ¥8,800-/本 別途消費税 | ¥8,800-/本 別途消費税 | ¥8,800-/本 別途消費税 |
| 内容量 | 500g | 500g | 450g | 500g |
| 送料 | 弊社負担 | | | |
| 保管 | 室温保存 | | | |

◆使用期限:各製造より5年

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

株式会社 **アテクト**

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>

E-mail biosales@atect.co.jp

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929



アテクト 粉末培地

検索