

## 大腸菌・大腸菌群同時検出用

## EZ4U 液体培地

～クリアな試験管で見やすい！ダーラム管入り調整済み培地～

## ご使用方法

- 液体の検体または希釈した検体1mlをEZ4U液体培地に滴下してください。
- 35℃で24時間培養します。

## 判定方法

- 大腸菌群：培地が青緑色に変色すれば陽性と判断できます。
- E.coli：紫外線(365nm)の下で明るい青色に蛍光発色すれば陽性と判定できます。確定するためには、インドール試薬をEZ4U液体培地に添加後、2分以内に試薬層が赤色に変色すれば、陽性と判断できます。インドール試薬は弊社にて別途販売しております。



## 特徴

- 大腸菌群及び大腸菌を同時に検出用
- 自家調製不要ですぐに検査で使用可能
- 自立式の容器の為、両手作業時に便利
- 滅菌済み製品
- 特定気質酵素法に準拠  
※Xgal-MUG培地に相当します

## 製品仕様

|       |   |                                |
|-------|---|--------------------------------|
| 品番    | 3201053-12041                                 | 3201053-12141                  |
| 入数    | 240本(40本×6箱)                                  | 120本(40本×3箱)                   |
| 価格    | ¥24,960-別途消費税<br>(1本あたり@¥104-)                | ¥13,920-別途消費税<br>(1本あたり@¥116-) |
| 本体サイズ | 試験管 1.8cm(直径)×10cm スクリューキャップ付                 |                                |
| 材質    | 本体(試験管):ポリスチレン キャップ:ポリプロピレン<br>ダーラム管:ポリカーボネート |                                |
| 容量    | 10ml/本  |                                |
| 使用期限  | 製造日より6ヵ月                                      |                                |
| 保存方法  | 常温保存  |                                |
| 送料    | 弊社負担  |                                |

60本でのお取り扱いもございます。  
サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために  
直販のブランド

Full-Steri

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ  
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929



アテクト 液体培地

検索