

## 大腸菌群検査用

## LB 液体培地

～クリアな試験管で見やすい！ダーラム管入り調製済み培地～

## 使用方法

- 1、10倍・100倍・1000倍の希釈検体をご用意ください。
- 2、キャップをあげる前に、本品を傾けるなどしてダーラム管の中から気泡を除いてください。
- 3、キャップをあげ、各倍率の希釈した検体 1ml をそれぞれ 3 本(計 9 本)の LB 液体培地に滴下してください。
- 4、再びキャップをして、34℃～36℃で 22～26 時間培養します。
- 5、ダーラム管の中に気泡が見られ培地の色が黄変した場合に、陽性と判断できます。

- 検出可能な菌: 糞便系大腸菌群
- 培養条件: 34℃～36℃ 22～26 時間
- 判定: 培地の黄変とダーラム管に気泡有で陽性



## 特徴

- 大腸菌群用培地
- 自家調製不要ですぐに検査で使用可能
- 自立式の容器の為、両手作業時に便利
- 滅菌済み製品
- 食用氷雪、清涼飲料水、海水用水など栄養分の少ない食品に使用可能

## ■ 製品仕様

品番	3201053-12043	3201053-12143
入数	240本(40本×6箱)	120本(40本×3箱)
価格	¥24,960-別途消費税 (1本あたり@¥104-)	¥13,920-別途消費税 (1本あたり@¥116-)
本体サイズ	試験管 1.8cm(直径)×10cm スクリューキャップ付	
材質	本体(試験管):ポリプロピレン キャップ:ポリプロピレン ダーラム管:ポリカーボネート	
容量	10ml/本	
使用期限	製造日より6ヵ月	
保存方法	常温保存	
送料	弊社負担	

60本でのお取り扱いもございます。  
サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために  
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ  
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

アテクト 液体培地

検索

株式会社 アテクト



滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <https://www.atect.co.jp/>E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)