

大腸菌・大腸菌群同時検出用

EZ4U 液体培地

～クリアな試験管で見やすい！ダーラム管入り調整済み培地～

ご使用方法

- 液体の検体または希釈した検体1mlをEZ4U液体培地に滴下してください。
- 35℃で24時間培養します。

判定方法

- 大腸菌群：培地が青緑色に変色すれば陽性と判断できます。
- E.coli：紫外線(365nm)の下で明るい青色に蛍光発色すれば陽性と判定できます。確定するためには、インドール試薬をEZ4U液体培地に添加後、2分以内に試薬層が赤色に変色すれば、陽性と判断できます。インドール試薬は弊社にて別途販売しております。



特 徴

- 大腸菌群及び大腸菌を同時に検出用
- 自家調製不要ですぐに検査で使用可能
- 自立式の容器の為、両手作業時に便利
- 滅菌済み製品
- 特定気質酵素法に準拠
※Xgal-MUG 培地に相当します

■ 製品仕様

品 番	3201053-12041	3201053-12141
入 数	240 本(40 本×6 箱)	120 本(40 本×3 箱)
価 格	¥27,600-別途消費税 (1 本あたり@¥115-)	¥15,360-別途消費税 (1 本あたり@¥128-)
本 体 サ イ ズ	試験管 1.8cm(直径)×10cm スクリューキャップ付	
材 質	本体(試験管):ポリプロピレン キャップ:ポリエチレン ダーラム管:ポリカーボネート	
容 量	10ml/本	
使 用 期 限	製造日より6ヵ月	
保 存 方 法	常温保存	
送 料	弊社負担	

60 本でのお取り扱いもございます。
サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

アテクト 液体培地

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp