

大腸菌群検査用

LB 液体培地

～クリアな試験管で見やすい！ダーラム管入り調製済み培地～

使用方法

- 1、10 倍・100 倍・1000 倍の希釈検体をご用意ください。
- 2、キャップをあげる前に、本品を傾けるなどしてダーラム管の中から気泡を除いてください。
- 3、キャップをあげ、各倍率の希釈した検体 1ml をそれぞれ 3 本(計 9 本)の LB 液体培地に滴下してください。
- 4、再びキャップをして、34℃～36℃で 22～26 時間培養します。
- 5、ダーラム管の中に気泡が見られ培地の色が黄変した場合に、陽性と判断できます。

■検出可能な菌:糞便系大腸菌群

■培養条件:34℃～36℃ 22～26 時間

■判 定:培地の黄変とダーラム管に気泡有で陽性



特 徴

- 大腸菌群用培地
- 自家調製不要ですぐに検査で使用可能
- 自立式の容器の為、両手作業時に便利
- 滅菌済み製品
- 食用氷雪、清涼飲料水、海水用水など栄養分の少ない食品に使用可能

■ 製品仕様

品 番	3201053-12043	3201053-12143
入 数	240 本(40 本×6 箱)	120 本(40 本×3 箱)
価 格	¥27,600-別途消費税 (1 本あたり@¥115-)	¥15,360-別途消費税 (1 本あたり@¥128-)
本体サイズ	試験管 1.8cm(直径)×10cm スクリューキャップ付	
材 質	本体(試験管):ポリプロレン キャップ:ポリエチレン ダーラム管:ポリカーボネート	
容 量	10ml/本	
使 用 期 限	製造日より 6 ヶ月	
保 存 方 法	常温保存	
送 料	弊社負担	

60 本でのお取り扱いもございます。
サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

アテクト 液体培地

検索



株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp