


FM-Plate 専用アプリ

1・URLにアクセスしアプリを立ち上げる




4・アップロード写真の再確認

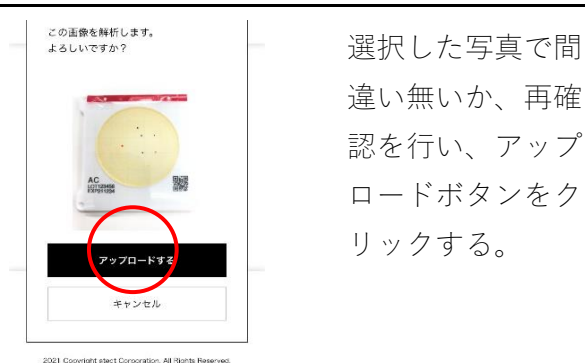

2・読み込み方法を選択



5・コロニーを確認

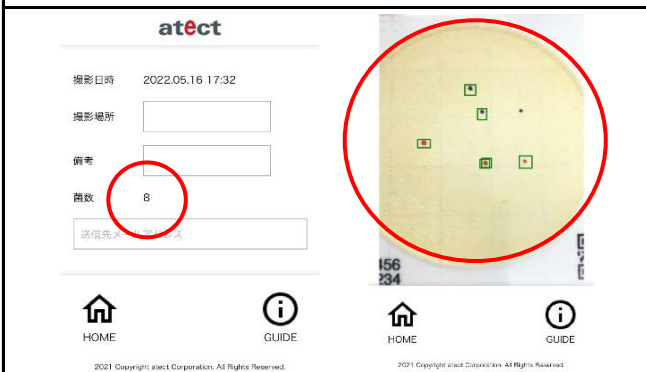

3・端末のカメラ機能でFM-Plateを撮影



6・コロニーの編集開始



<FM-Plateについてご案内>

- ◆トップ画面に戻るときは「ホームボタン」をクリックしてください
- ◆「GUIDE」ボタンでも使用方法のお手紙を確認できます
- ◆プレートに印字されているQRコードは弊社管理用のため使用には関係ございません

連絡先: 滋賀県東近江市上羽田町3275-1

TEL: 0120-812-880 FAX: 0120-82-4929

URL <https://www.atect.co.jp/>

E-MAIL biosales@atect.co.jp

FM-Plate 専用アプリ

7・コロニーカウント編集作業



コロニーでチェックがついていない箇所をタップ（不要な場合は枠をタップすると消える）

10・送信ボタンをクリック



必要項目入力後は「メールで送る」をクリックし、「送信する」をクリックする

8・チェック作業終了



チェック終了後、下方にスクロールすると「完了」ボタンが表示されるのでクリックする。

11・送信確認



送信後はメールを受信できているか確認を行う。また矢印からデータを確認する。

9・必要項目の入力



「撮影場所」「備考」「メールアドレス」を埋めて下方にスクロールする。

12・データの確認と保存



作成したコロニー写真をPDFデータで保管することができます。

<FM-Plateについてご案内>

- ◆手順7、8と9を逆に输入すると、メールアドレスなど消えるためご注意ください
- ◆メール送信後は迷惑メールに保管される場合がございますのでご注意ください

連絡先: 滋賀県東近江市上羽田町3275-1

TEL: 0120-812-880 FAX: 0120-82-4929

URL <https://www.atect.co.jp/>

E-MAIL biosales@atect.co.jp