


FM-Plate 専用アプリ


1・URLにアクセスしアプリを立ち上げる



URL : <http://211.6.74.57:96>
(QRコードは下記をアクセス下さい)

最初にトップ画面を立ち上げる。続けて中心部分をタップします。

4・アップロード写真の再確認

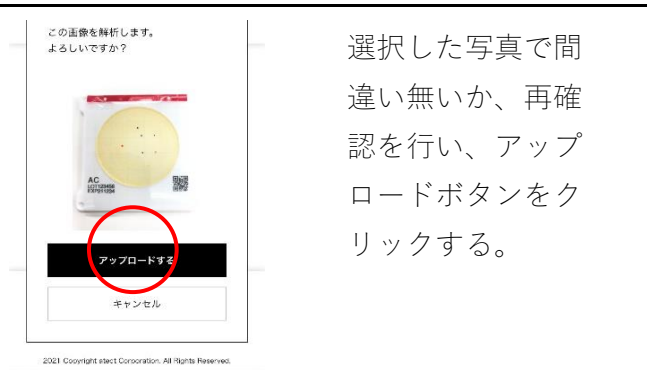

この画像を解析します。よろしいですか？


選択した写真で間違い無いか、再確認を行い、アップロードボタンをクリックする。

2・読み込み方法を選択



3つの選択肢からFM-Plateの読み込み方法を選ぶ。
※例では写真撮影を説明します

5・ कोरोニーを確認

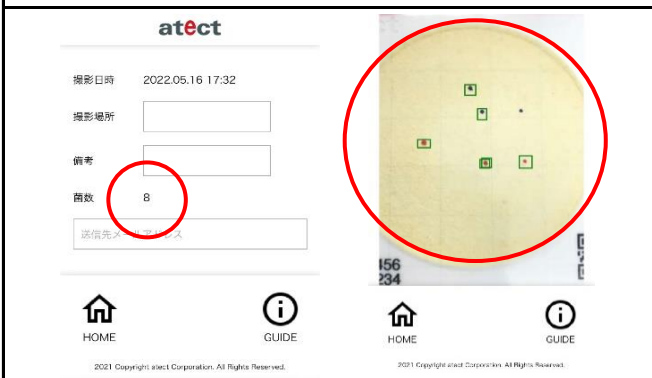

撮影日時 2022.05.16 17:32
撮影場所
備考
枚数 8
送信先メールアドレス

3・ 端末のカメラ機能でFM-Plateを撮影



FM-Plateの円形部分が写真に収まっていることを確認し、右下の「写真を使用」をクリックする。

6・ कोरोニーの編集開始



手順5の画面を下方にスクロールし、「編集する」ボタンをクリックする。

<FM-Plateについてご案内>

- ◆ トップ画面に戻るときは「ホームボタン」をクリックしてください
- ◆ 「GUIDE」ボタンでも使用方法のお手紙を確認できます
- ◆ プレートに印字されているQRコードは弊社管理用のため使用には関係ございません

<アプリはこちら>



連絡先: 滋賀県東近江市上羽田町3275-1


TEL: 0120-812-880 FAX: 0120-82-4929

URL <https://www.atect.co.jp/>

E-MAIL biosales@atect.co.jp

FM-Plate 専用アプリ

7・コロニーカウント編集作業



atetect
尚と判断する箇所をタップしてください。

菌数 8

コロニーでチェックがついていない箇所をタップ（不要な場合は枠をタップすると消える）

HOME GUIDE

2021 Copyright atect Corporation. All Rights Reserved.

10・送信ボタンをクリック



156
234

この内容でよろしいですか？


編集する メールで送る

必要項目入力後は「メールで送る」をクリックし、「送信する」をクリックする

HOME GUIDE

2021 Copyright atect Corporation. All Rights Reserved.

8・チェック作業終了



この内容でよろしいですか？

完了する

チェック終了後、下方にスクロールすると「完了」ボタンが表示されるのでクリックする。

HOME GUIDE

2021 Copyright atect Corporation. All Rights Reserved.

11・送信確認



atetect

biosales@atect.co.jp宛にメールを送信しました。

送信したPDFをダウンロードする

撮影日時 2022.05.16 17:39

撮影場所

備考

送信後はメールを受信できているか確認を行う。また矢印からデータを確認する。

HOME GUIDE

2021 Copyright atect Corporation. All Rights Reserved.

9・必要項目の入力



atetect

撮影日時 2022.05.16 17:32

撮影場所

備考

菌数 8

送信先メールアドレス

「撮影場所」「備考」「メールアドレス」を埋めて下方にスクロールする。

HOME GUIDE

2021 Copyright atect Corporation. All Rights Reserved.

12・データの確認と保存



atetect

撮影日時 2022.05.16 17:39

撮影場所

備考

菌数 8

送信先メールアドレス biosales@atect.co.jp

作成したコロニー写真をPDFデータで保管することができます。

HOME GUIDE

2021 Copyright atect Corporation. All Rights Reserved.

<FM-Plateについてご案内>

- ◆トップ画面に戻るときは「ホームボタン」をクリックしてください
- ◆メール送信後は迷惑メールに保管される場合がございますのでご注意ください

連絡先: 滋賀県東近江市上羽田町3275-1

TEL: 0120-812-880 FAX: 0120-82-4929

URL <https://www.atect.co.jp/>

E-MAIL biosales@atect.co.jp