

Product Information

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

上水試験方法収載の酵素基質培地

コリターグ

～工場用水の大腸菌・大腸菌群試験用培地～



2012年6月より下水道法で放流水の判定菌が大腸菌群から大腸菌へ変更が検討されているそうよ

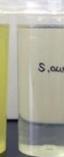
食品取扱施設で使用する水は『飲用適』でなければいけないのね

水道水は水道局が検査しているから『飲用適』なのね
でも、井戸水などの水道水以外の水は自主検査を実施して『飲用適』かどうかチェックしなきゃいけないのね

EL-100



色の変化で判定します

陽性	陰性
	
	
【大腸菌・大腸菌群】	【ブランク】
【大腸菌・大腸菌群以外の菌】	

採水してきた水をビーカーなど別の容器に分注して使用します
100mlの水に分注

EP-100



こちらは容器を別途用意する必要があります

特長

- ◆ 水道法第4条関連省令に準拠しており、大腸菌・大腸菌群の判定が可能です（上水試験方法収載品）
- ◆ 培地の調製不要でそのまま培養可能です
- ◆ 100mlの水をサンプリングし、36℃で18～24時間後に判定可能となります
- ◆ 小ロットからの販売もあります。
 - ・EL-100: 10本入／25本入
 - ・EP-100: 10本入

製品仕様

品番	057-10201	057-10601
品名	コリターグ EL-100	コリターグ EP-100
容器サイズ	直径5.0cm×高さ9.8cm	直径1.8cm×高さ10.5cm
梱包箱サイズ	35cm×60cm×22.5cm	31.5cm×34.5cm×12.5cm
入数	100本入	
材質	ポリプロピレン	
滅菌	ろ過滅菌	
内容量	10ml	
価格	お問い合わせ下さい	
送料	弊社負担	
保管	冷蔵(4℃～8℃)	

* サンプルをご用意しております。お申しつけください
* 小ロットタイプに関してはお問い合わせください

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリどうぞ

0120-82-4929

アテクト 検査

検索

株式会社 アテクト

〒527-0082

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <https://www.atect.co.jp/>

E-mail biosales@atect.co.jp