

Product Information

全てのお客様のために
直販のブランド


Full-Steri

腸炎ビブリオ用

生培地TCBS寒天

～生培地(培地分注済みシャーレ)のご案内～

- 検出可能な菌: 腸炎ビブリオ
- 培養条件: 35±2℃ 24～48時間
- 判定:
コレラ菌: 黄色コロニー腸炎
ビブリオ: 中心部が青緑色コロニー
- 特徴:
本培地は腸炎ビブリオ・コレラ菌の分離培地です。
腸炎ビブリオのような白糖非分解菌は中心部が青緑色のコロニーを形成します。コレラ菌やV.alginolyticusのような白糖分解菌は混濁した黄色のコロニーを形成します。

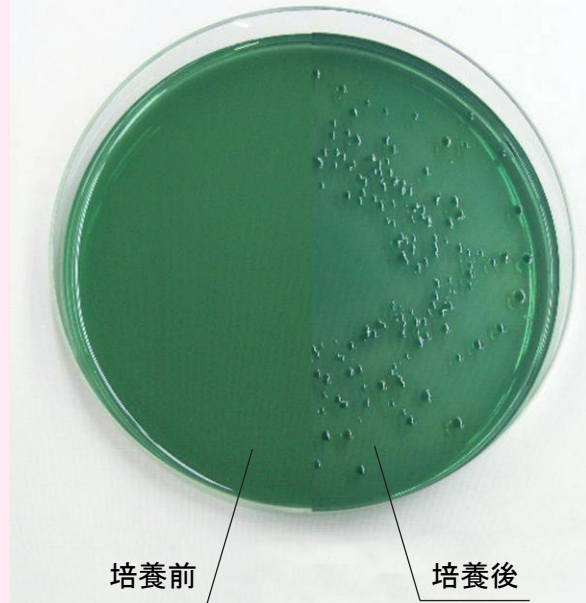

組成

(g/L)

カゼインペプトン	5.00g
肉ペプトン	5.00g
酵母エキス	5.00g
クエン酸ナトリウム	10.00g
チオ硫酸ナトリウム	10.00g
ウシ胆汁末	5.00g
コール酸ナトリウム	3.00g
白糖	20.00g
塩化ナトリウム	10.00g
クエン酸鉄(Ⅲ)	1.00g
チモールブルー	0.04g
プロモチモールブルー	0.04g
寒天	14.00g
pH=8.6±0.2	

アテクト 生培地

検索

製品仕様

品番	053-13004	053-13104
品名	生培地TCBS寒天	
入数	100枚 (10枚×10袋)	50枚 (10枚×5袋)
価格	お問い合わせください	お問い合わせください
使用期限	製造日より3ヶ月	
保存方法	4℃～8℃(冷蔵保存)	
送料	弊社負担	

* サンプルをご用意しております。お申しつけ下さい

* 10枚単位での販売も行っております。ご連絡下さい。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 検査

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275-1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <https://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp