

Product Information

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

混釈培養液 湯せん培地 CP 加ホ[®]テ[®]キスト[®]ロス寒天 (5%NaCl, 0.2%プロピオン酸)

～耐熱容器に分注された調整済培地のご案内～

- **検出可能な菌:** 酵母菌
- **培養条件:** 25℃ 3日～5日間
- **判定:** 10倍・100倍・1000倍各希釈段階につき平板3枚の平均集落数を計測
- **特徴:**
本培地は漬物衛生規範指定の組成に準拠した培地で酵母菌の検出用培地です。検体10gと生理食塩水で均質な試料を用意し検査します。製品は調整不要で湯せんするだけで簡単に培地が作成できます。



※イメージ写真

組成

	(g/L)
ジャガイモ浸出液粉末	4.00g
ブドウ糖	20.0g
寒天	15.0g
塩化ナトリウム	50g
クロラムフェニコール	0.1g
プロピオン酸ナトリウム	2.0g
pH=5.4	

製品仕様

品名	湯せん培地 CP 加ホ [®] テ [®] キスト [®] ロス寒天 (5%NaCl, 0.2%プロピオン酸)	
品番	お問い合わせ下さい	お問い合わせ下さい
入数	100本	20本
容量	100ml	500ml
価格	お問い合わせください	
材質	本体およびキャップ: ポリプロピレン	
使用期限	お問い合わせ下さい	
保存方法	冷蔵保存(4℃～8℃)	
送料	弊社負担	

- * サンプルをご用意しております。お申しつけ下さい
- * 10枚単位での販売も行っております。ご連絡下さい。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 検査

検索

株式会社 **アテクト**

滋賀県東近江市上羽田町 3275-1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <https://www.atect.co.jp/>

E-mail biosales@atect.co.jp