


～ アテクトから皆さまに、大切なお知らせ ～

「令和6年4月1日」から、クロラムフェニコールが安衛法規制対象となります。
現在クロラムフェニコールを試薬でご利用されている企業様はこの機会にぜひ、
調整済の湯せん培地や生培地への切り替えをご検討ください。

混釈培養液 湯せん培地

【組成（1Lあたり）】

ジャガイモ浸出液粉末	4.0g
ブドウ糖	20.0g
寒天	15.0g
クロラムフェニコール	0.05g
pH	5.6±0.2

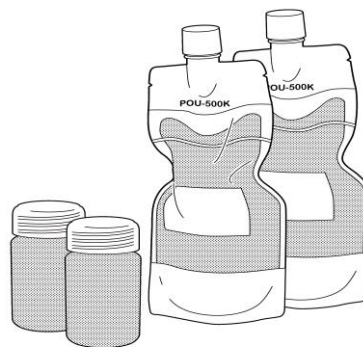

サンプルもご用意しております、お申し付けください。

【ご使用方法】

- 培地または、ボトルの全体がつかる水をご用意下さい。
- 蓋を緩めないで培地または、ボトルを水に立ててつけて下さい。
- 液状になるまで約15分、湯せんして下さい。
- 培地または、ボトル全体が液状になりましたら、お湯から取り出し培地温度を約50℃に下げてください。
- あらかじめ検体を入れてあるシャーレに約20ml分注し、混釈培養をします。

その他ご希望の数量及び組成にて培地の製造も承ります。

品名	カビ、酵母用・CP加ポテトデキシコレート寒天培地	
品番	055-11013	055-12013
入数	100本	20本
容量	100ml	500ml
価格	¥32,100-	¥20,580-
	(@321-)	(@1,029-)
材質	別途消費税	
	100ml：本体/キャップ・・・ポリ°ピ°レン	
使用期限	500ml：本体・・・ポリ°リ°ステル°ナイ°ン°ポリ°ピ°レン	
	キャップ・・・ポリ°ピ°レン	
使用期限	製造日より3カ月	
保存方法	冷蔵保存（4℃～8℃）	
送料	弊社負担	

（塗抹用の生培地もございます）

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275-1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <https://www.atect.co.jp/>

E-mail biosales@atect.co.jp