

Product Information

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

拭き取り検査に役立つ

滅菌綿棒


～測定機器、機械ラインの細い隙間の拭き取りなどに御使用いただけます～

作業台の隙間や、手指など細かな場所の拭き取りに最適です。

拭き取り検査方法


● 製造ライン、作業台

作業台などの場合、10cm×10cm (100c㎡) を右記の図のように①の方向に数回、②の方向に数回拭き取ります。

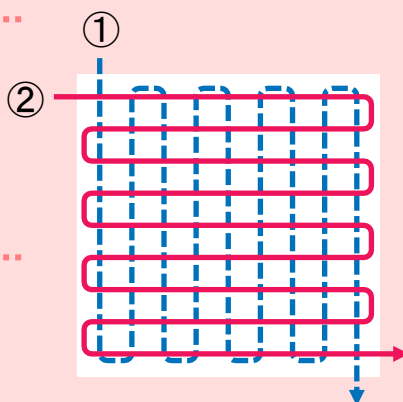


● 包丁、手指等

100 c㎡の拭き取りが出来ないような場合は、検査結果の平準化を図る為に検査部位を統一する必要があります。
拭き取りを行うときは、あらかじめ検査する部位を決めておいて下さい。

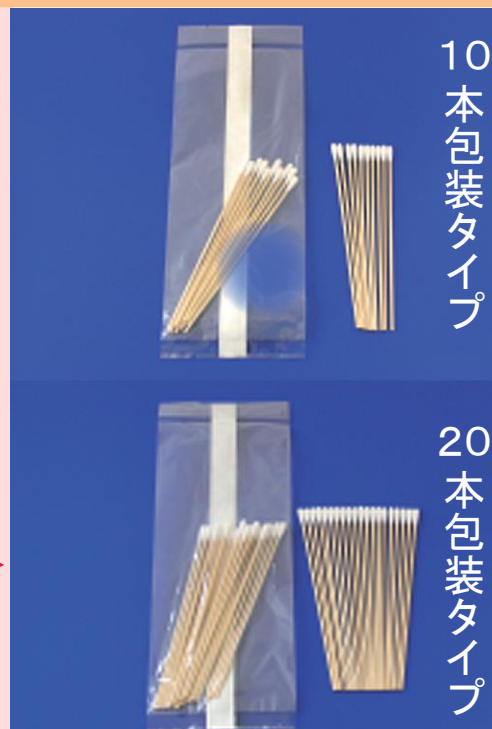

実際のお客様の使用方法

A 社様	従業員の方の手指の検査
B 社様	現場の作業台、計器類の検査
C 社様	工場内備品・設備、従業員の方の手袋、エプロン、シンクや作業台、直接食品が触れるところを検査

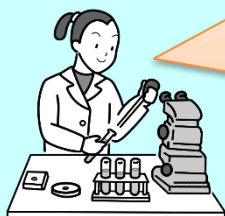

20本入りが拭き取り検査に便利なようよ
3社様とも20本入りを購入されているわ

● 製品仕様

品 番	017-20001	017-20002
包装タイプ	10 本包装	20 本包装
入 数	1,000 本 (10 本 × 100 袋/箱)	1,000 本 (20 本 × 50 袋/箱)
本体サイズ	長さ 15cm × 綿球直径 0.5cm	
保 存 方 法	常温保存	
材 質	綿球部: 綿 軸部: 木	
滅 菌	酸化エチレンガス(EOG)滅菌	
価 格	お問い合わせください	お問い合わせください
送 料	弊社負担	

* サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 検査

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275-1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <https://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp