

Product Information

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

混釈培養液 湯せん培地

～耐熱容器に分注された調整済培地のご案内～

特 徴

- 培地調製の必要がありません。
- 湯せんをするだけで簡単に培地が作製できます。
- 短時間にて、培地を溶解できます。
- ご希望のお客様にメーカー保証の試験成績書をお付けいたします。



ご使用方法

- ① 培地または、ボトルの全体がつかる水をご用意下さい。
- ② 蓋を緩めないで培地または、ボトルを水に立ててつけて下さい。
- ③ 液状になるまで約 15 分、湯せんして下さい。
- ④ 培地または、ボトル全体が液状になりましたら、お湯から取り出し培地温度を約 50℃に下げてください。
- ⑤ あらかじめ検体を入れてあるシャーレに約 20ml分注し、混釈培養をします。

製品仕様

品名	一般生菌用 標準寒天培地		大腸菌群用 デソキシコレート寒天培地	
	品番	055-11010	055-12011	055-11012
入数	100本	20本	100本	20本
容量	100ml	500ml	100ml	500ml
価格	お問い合わせください			
材質	本体およびキャップ:ポリプロピレン			
使用期限	製造日より 3ヶ月	製造日より 6ヶ月	製造日より 3ヶ月	製造日より 6ヶ月
保存方法	冷蔵保存(4℃～8℃)			
送料	弊社負担			

その他ご希望の数量及び組成にて培地の製造も承ります。
サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト 検査

検索

株式会社 **アテクト**

滋賀県東近江市上羽田町 3275-1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <https://www.atect.co.jp/>

E-mail biosales@atect.co.jp