

Product Information

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

手のひら用

ハンドスタンプシャーレ

～指先から手のひらまで全体を一度に検査できます～

■特徴

- ・手のひらの細菌汚染状態を確認するため、手のひら全体が入る大きさのシャーレです。
- ・手指のどの部分に細菌の付着が多いのかを、視覚的に確認することが出来ます。
- ・手洗い作業を含めた衛生管理意識の向上に役立ちます。

■ご使用方法

1. ハンドスタンプシャーレに100mlを目安に培地を分注します。
2. 培地の表面に手のひらを押しつけます。
3. インキュベーターにて培養し、コロニーの有無を確認します。

※検査対象の細菌ごとに培地分注済み製品があります。



製品仕様

品 名	ハンドスタンプシャーレ		培地入りハンドスタンプ			
			一般生菌用・ 標準寒天培地	大腸菌群用・ デソキシコレート 寒天培地	黄色ブドウ球菌用・ 卵黄加マンニット食 塩寒天培地	カビ、酵母用・ CP加ポテトデキスト ロース寒天培地
品 番	011-90101	011-90102	011-90201	011-90202	011-90203	011-90205
入 数	120枚／箱 (10枚包装)	60枚／箱 (10枚包装)	60枚／箱(1枚ずつ包装) ※30枚包装もございます。お問い合わせ下さい			
本体サイ ズ	21. 5cm×14. 5cm×1. 2cm(深さ)					
材 質	ポリスチレン					
滅 菌	シャーレ：電子滅菌／培地：オートクレーブ滅菌					
価 格	お問い合わせ下さい					
使用期限			製造日より3ヶ月			
保存方法	常温保存		冷蔵保存(4℃～8℃)			
送 料	弊社負担					

* その他用途(菌種)及び使用枚数に応じてご用意しております。
* サンプルをご用意しております。お申しつけ下さい。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <https://www.atect.co.jp/>biosales@atect.co.jp

アテクト 検査

検索