

Product Information


全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

スタンプ培地

■ 価格表

品番	培地名	用途(菌種)	100 枚入	30 枚入
053-11013D	SCD 寒天	好気性微生物用	お問い合わせください	
053-11008D	SCDLP 寒天	殺菌剤効果確認用		
053-11011D	サブロー寒天	総真菌数用		
053-11024D	CP 加サブロー寒天	総真菌数用		

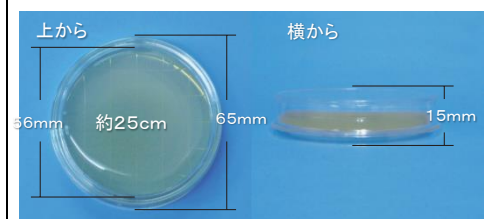

使用方法

- シャーレの蓋を取り、その時に培地表面に手が触れないように注意して、培地表面を検査する表面に軽く押しつけます。再度、蓋をして、蓋に必要事項(日付や場所など)を記入します※過度に押しつけますと培地が損傷する恐れがあります
- 培地が接触した部分をアルコール綿等で拭取ります。培地成分が残ると二次汚染の原因になります
- スタンプ培地をインキュベーターで培養条件に従って培養します
- 培養後、発育した全ての集落数を数え、単位面積 25cm²あたりの集落数を算定します

■ 製品仕様

本体サイズ	6.5cm(直径)×1.5cm(高さ)	
梱包箱サイズ*	15cm(縦)×34cm(横)×15cm(高さ)	
入数	100 枚入	30 枚入
材質	ポリスチレン	
滅菌	オートクレーブ滅菌	
送料	弊社負担	
保管	冷蔵 4℃～8℃	

サンプルをご用意しております。お申しつけ下さい

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト スタンプ培地

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp