

Product Information


全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

スタンプ培地

■ 価格表

品番	培地名	用途(菌種)	100 枚入	30 枚入
053-11001	標準寒天	一般生菌数	お問い合わせください。	
053-11002	デソキシコレート寒天	大腸菌郡用		
053-11003	CP 加ポテトデキストロース	カビ・酵母用		
053-11004	マデック寒天	サルモネラ用		
053-11005	TCBS 寒天	腸炎ビブリオ		
053-11006	卵黄加マンニット	黄色ブドウ球菌		
053-11007	EZ2C 寒天	大腸菌郡・大腸菌		
053-11010	卵黄加 NGKG	セレウス菌		

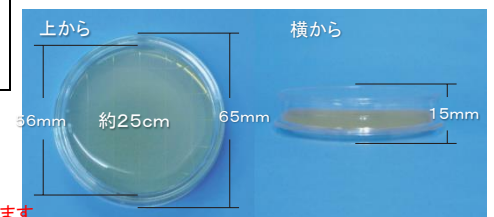

詰め合わせもございます

例)標準寒天培地 50 枚+

デソキシコレート寒天 20 枚 + 卵黄加マンニット 30 枚

合計 100 枚(1 箱)

1 箱の数量は 30 枚又は 100 枚で承っております

使用方法

- シャーレの蓋を取り、その時に培地表面に手が触れないように注意して、培地表面を検査する表面に軽く押しつけます。再度、蓋をして、蓋に必要事項(日付や場所など)を記入します※過度に押しつけますと培地が損傷する恐れがあります
- 培地が接触した部分をアルコール綿等で拭取ります。培地成分が残ると二次汚染の原因になります
- スタンプ培地をインキュベーターで培養条件に従って培養します
- 培養後、発育した全ての集落数を数え、単位面積 25cm²あたりの集落数を算定します

■ 製品仕様

本体サイズ	6.5cm(直径)×1.5cm(高さ)	
梱包箱サイズ*	15cm(縦)×34cm(横)×15cm(高さ)	
入数	100 枚入	30 枚入
材質	ポリスチレン	
滅菌	オートクレーブ滅菌	
送料	弊社負担	
保管	冷蔵 4℃～8℃	

サンプルをご用意しております。お申しつけ下さい

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト スタンプ培地

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>

E-mail biosales@atect.co.jp