

Product Information

全てのお客様のために
直販のブランド



Full-Steri

鼻前庭の検査にも使えます！！ CRスタンプ

～CRスタンプは、表面付着菌の拭き取り検査器具です～

CRスタンプの使い方

- 1) 本体からキャップを取りスポンジ部分で検査箇所を拭き取ります。
例えば作業台などの場合、10cm×10cm(100cm²)を下記の図のように①の方向、②の方向に拭き取ります。
- 2) 培地の表面全体に、
スポンジ部分を直接スタンプ
するように押し付けて、
均一に塗布します。
※強く押しすぎますと、培地が傷みます。

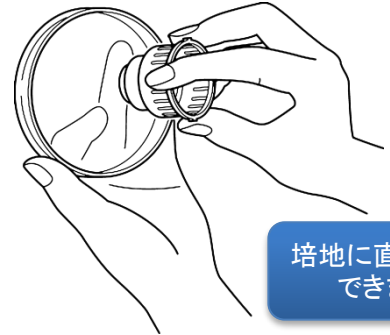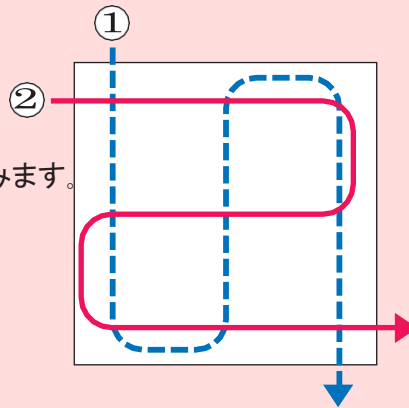

培地に直接塗布
できます

特長

- 吸収力の高いスポンジを採用
検査箇所を拭き取る場合は希釈水を含ませてもご使用いただけます。
他社の製品より吸収力の高いスポンジを採用しました。
- 誰が使っても一定の圧力で拭き取れる
検査箇所を拭き取る際スポンジの周りの壁に当たるまでスポンジ部分を押し込んで使用します。
スポンジに対する圧力が一定となり検査の標準化が図れます。
- 製品同士が積み重ねられ、持ち易い設計
持ち運びや、保管時に製品が積み重ねられるので場所を取らず、コンパクトにまとまります。

製品仕様

品 名	CR スタンプ	
品 番	021-30001	021-30002
入 数	1,000個/箱 (10個包装)	300個/箱 (10個包装)
本体サイズ*	スポンジ部分: 直径2.2cm、 持ち手部分: 3.9cm 高さ: 4.2cm	
材 質	本体・キャップ: ポリプロピレン スポンジ: ポリエチレン	
滅 菌	酸化エチレンガス滅菌	
価 格	お問い合わせ下さい	お問い合わせ下さい
送 料	弊社負担	

* サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルのファクシミリへどうぞ

0120-82-4929

アテクト CRスタンプ

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <https://www.atect.co.jp/>

E-mail biosales@atect.co.jp