


拭き取りセット(CR+プチ生培地卵黄加マンニット)

～これ1つで拭き取りから培養まで行えます～

CRスタンプ+プチ生培地の使用方法

- 1) 本体からキャップを取りスポンジ部分で検査箇所を拭き取ります。
例えば作業台などの場合、10cm×10cm(100cm²)を下記の図のように①の方向、②の方向に拭き取ります。
- 2) 培地の表面全体に、
スポンジ部分を直接スタンプするように押し付けて、
均一に塗布します。
※強く押しすぎますと、
培地が傷みます。
- 3) CRスタンプを培地へ押し当て、
培養します

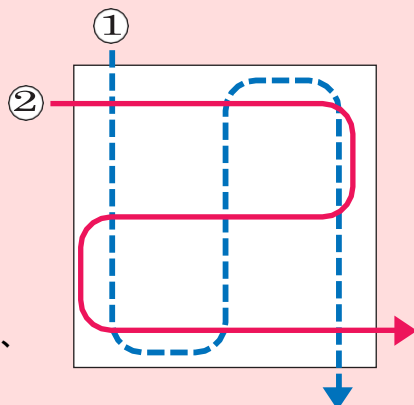

特 徴

■セットで販売

CRスタンプとプチ生培地がセットの為本製品で拭き取りと培養が可能です

■スペース確保

φ60のプチ生培地で保管、培養中のスペースの節約ができ、CRスタンプは製品が積み重ねられますので、保管に場所をとりません

■均一の検査が可能

検査箇所を拭き取る際スポンジの周りの壁に当たるまでスポンジ部分を押し込んで使用します。スポンジに対する圧力が一定となり検査の標準化が図れます

■製品仕様

品 名		
拭き取りセット(CR+プチ生培地卵黄加マンニット)		
品 番		
3301081-16006		
サ イ ズ	CRスタンプ	スポンジ部分:直径2.2cm 持ち手部分:3.9cm 高さ:4.2cm
	プチ生培地	直径:6cm 高さ:1.5cm
材 質	CRスタンプ	本体キャップ:ポリプロピレン スポンジ:ポリエチレン
	プチ生培地	シャーレ:ポリスチレン 培地:卵黄加マンニット食塩寒天培地
滅 菌	CRスタンプ	EOG滅菌(酸化エチレンガス)
	プチ生培地	オートクレーブ滅菌
入 数	CRスタンプ30個 プチ生培地卵黄加マンニット30枚/箱	
使用期限	プチ生培地:製造日より3ヶ月	
送 料	弊社負担	
保 存 方 法	冷蔵保存	

サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

アテクト 拭き取りセット

検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail biosales@atect.co.jp