

## 大腸菌群検査用

## LB 液体培地

～クリアな試験管で見やすい！ダークラム管入り調製済み培地～

## 使用方法

- 1、10倍・100倍・1000倍の希釈検体をご用意ください。
- 2、キャップをあげる前に、本品を傾けるなどしてダークラム管の中から気泡を除いてください。
- 3、キャップをあげ、各倍率の希釈した検体1mlをそれぞれ3本(計9本)のLB 液体培地に滴下してください。
- 4、再びキャップをして、34℃～36℃で22～26時間培養します。
- 5、ダークラム管の中に気泡が見られた場合に、陽性と判断できます。

- 検出可能な菌 : 糞便系大腸菌群
- 培養条件 : 34℃～36℃ 22～26時間
- 判定 : ダークラム管に気泡有で陽性



## 特 徴

- 大腸菌群用培地
- 自家調製不要ですぐに検査で使用可能
- 自立式の容器の為、両手作業時に便利
- 滅菌済み製品
- 食用氷雪、清涼飲料水、海水用水など栄養分の少ない食品に使用可能

## ■ 製品仕様

品 番	3201053-12043	3201053-12143
入 数	240本(40本×6箱)	120本(40本×3箱)
価 格	お問い合わせください。	
本 体 サ イ ズ	試験管1.8cm(直径)×10cm スクリューキャップ付	
材 質	本体(試験管):ポリプロピレン キャップ:ポリエチレン ダークラム管:ポリカーボネート	
容 量	10ml/本	
使 用 期 限	製造日より9ヵ月	
保 存 方 法	常温保存	
送 料	弊社負担	

60本でのお取り扱いもございます。  
サンプルをご用意しております。お申し付けください。

全てのお客様のために  
直販のブランド

Full-Steri

ご注文はフリーダイヤルの電話又はファクシミリへ  
TEL0120-812-880 FAX0120-82-4929

アテクト 液体培地



検索

株式会社 アテクト

滋賀県東近江市上羽田町 3275 番地 1

TEL 0748-20-3535

FAX 0748-25-7171

URL <http://www.atect.co.jp/>E-mail [biosales@atect.co.jp](mailto:biosales@atect.co.jp)